Mode d'emploi simplifié de l'interface ORPHY GTS2 et du logiciel associé

1. Dans le bureau, ouvrir le logiciel d'acquisition : **ORPHY GTS 2**



3. Régler les paramètres de sensibilité de la voie sélectionnée : Minimum et Maximum



4. Choix du mode d'acquisition :



5. Définir le mode d'acquisition :

Mode d'acquisition		×
<u>Mode de fonctionnement</u>	:	1
C Entrée <u>C</u> lavier	C <u>M</u> agnum	
	C Sortie analogique	<u>ск</u>
C Point par point	C <u>B</u> apide répétitif	
Abscisse		
Temps	C V2	🗙 Abandon
C V1		
<u>D</u> onnées sous forme de		-
🔽 Ligne 🕅 Motifs	: Taille motifs 2 🚖	
🔲 Analyseur logique	🔽 Axe vertical 🔲 Grille	

6. S'il s'agit d'une acquisition avec le mode temporel, définir les paramètres de l'acquisition : Nombre de points, durée ou fréquence d'échantillonnage



7. Lancer l'acquisition :

